


MagWell™ 96-Well Magnetic Separator



アルミニウム製ボディの堅牢な磁気ビーズ精製用マグネティックセパレーター

96 well フォーマットでの磁気ビーズ精製に最適!!

評価用デモ機あり

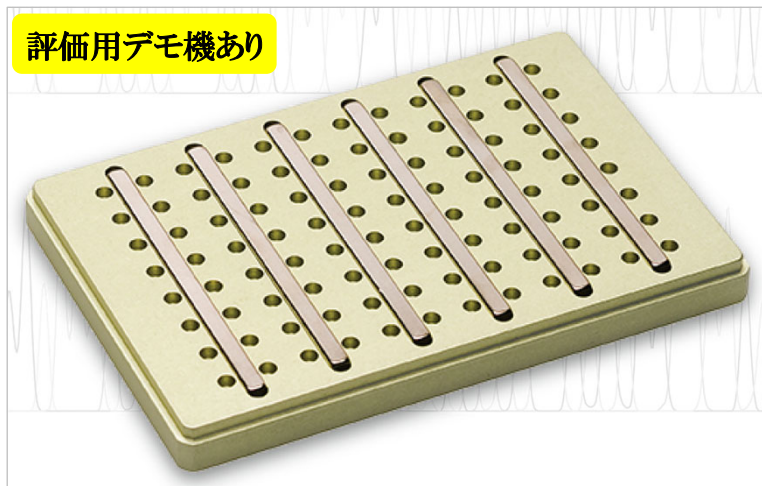

◆効率的な磁気ビーズ洗浄

磁気ビーズをウェル底からウェルの両側へ引き寄せて保持。ウェル底までピペットチップのアクセスが可能となり、液体を効率的かつ完全に除去して洗浄できます。

◆サンプル損失を抑える構造

磁気ビーズはウェルの側方部分に保持されますので、液体吸引時のサンプル損失量を最小限に抑えることができます。

◆スモールボリューム(5 μ L~)で使用可能


一般的なドーナツ型のセパレーターで推奨されるサンプル量(40 μ L)に対して、本セパレーターではより少ないサンプル量(5 μ L)から効率的に回収できます。

◆ユニバーサル互換性(SBS規格対応)


全ての標準マイクロタイタープレートと互換性があります。

製品使用例


PCRプレートに磁気ビーズを分注

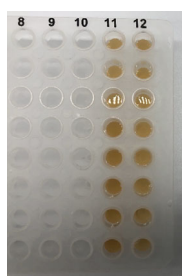


MagWellにセットした直後

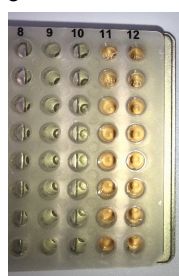

約2分後

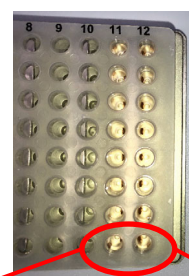


8連ピペットが使いやすい！
ウェル底までアクセスできる！

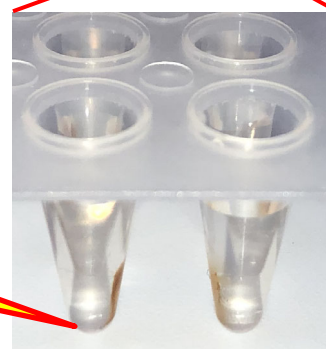


価格情報

カタログ番号	品名	数量	希望小売価格 (税別)
57624	MagWell™ 96-Well Magnetic Separator	1個	¥235,000-

一般的なSBS規格の96 wellプレートが使用可能

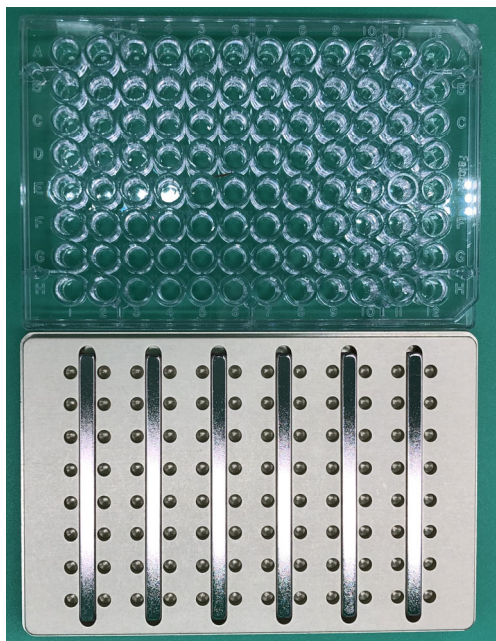

← 上面

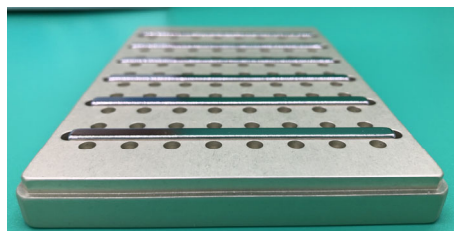

↑ 側面

↓ 底面




EdgeBio社でテスト済みのプレート

[11402] 96-Well Flat Bottom Waste Plates

[13506] 96-Well Capillary Plates

→両製品ともに、ABI Prism 3100, 3700, 3730, 3730xl互換性有

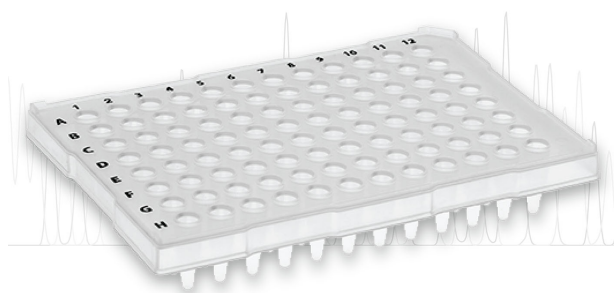

[13506] 0.2 ml 96 well PCRプレート(セミスカート)



[11402] 96 well 平底プレート

株式会社 エムエステクノシステムズ



■東日本 〒162-0805
東京都新宿区矢来町113番地
TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669
■西日本 〒532-0005
大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644
e-mail: technosales@technosaurus.co.jp
URL: <http://www.mstechno.co.jp>

●会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
●本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

販売店