

# ImmunoSpot®Kit 解析受託サービス 説明書

株式会社エムエステクノシステムズ

## ①問い合わせ先

受託サービスについてはもちろん、実験についてのご不明点がございましたら、営業担当者または下記アドレスまでお問い合わせください。

[technosales@technosaurus.co.jp](mailto:technosales@technosaurus.co.jp)

解析受託ウェブページ <https://www.mstechno.co.jp/categories/view/105>

## ②プレート送付の準備

### ・プレートを完全に乾燥させて下さい

アッセイの最後にプレートはクリーンベンチにプレート置き送風して2時間ほど乾燥させます。またはプレートをペーパータオルの上にひっくり返して置き一日乾燥させます。プレートの乾燥が不十分なまま送付された場合、完全に乾燥させるために解析着手が遅くなってしまいます。


↓プレートの乾燥が不十分で濡れた状態




### ・必ずアンダードレインを再装着して下さい

アンダードレインは ELISPOT アッセイ用プレートの底にある、PVDF メンブレンを保護しているパーツです。96well White plate、Strip plate どちらも取り外すことができます。アッセイの途中で取り外しますが、乾燥が終わりましたら最後に必ず取り付けて下さい。

Strip plate (クリアプレート)

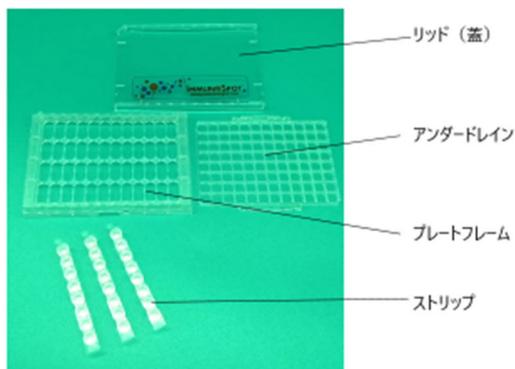

White plate

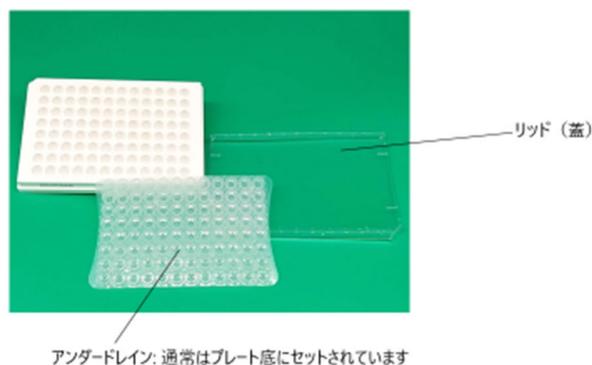

#### ・プレート識別の名前を記入して下さい

プレート本体の枠や側面にプレートの名前や番号をサインペン等で直接記入下さい。フタや包装アルミホイルのみに書かれている場合は当社で記入する場合がございます。

#### ・申込書を送付下さい

お客様情報、プレートレイアウトを記入した申込書を作成してお送り下さい。

申込書フォーマットは当社 web ページからダウンロードできます。PDF または PowerPoint 形式をご用意しております。

<https://www.mstechno.co.jp/techno/docs/Immunospot-scanningservice.zip>

印刷物をプレートに同梱頂くと共に、メール添付にて①の連絡先

([technosales@technosaurus.co.jp](mailto:technosales@technosaurus.co.jp))にお送り下さい。紙の申込書に手書きで記入される場合はプレートに同梱のみで構いません。

#### ・送付は遮光、常温便で！

アルミホイル等で遮光し、緩衝材で梱包の上、**常温便、ワレモノ指定**でお送り下さい。

#### ③送付先

〒532-0005

大阪市淀川区三国本町 2 丁目 12 番 4 号 TEL: 06-6396-6616

ELISPOT 解析受託サービス担当者宛

送付のタイミングでお申込書を添付し、営業担当者または①の連絡先

([technosales@technosaurus.co.jp](mailto:technosales@technosaurus.co.jp))にご一報下さい。

#### ④解析結果のお返し

プレートを受領し、代理店様経由での受託解析サービス料金のご発注<sup>※</sup>を確認できましたら、解析を行います。

解析データをメールおよびファイル送信サービスで、申込書記載のメールアドレス宛にお送りします。ご希望いただいた場合、解析完了後にプレートをご返送致します。

※できるだけプレート発送前にご発注下さい。

初回トライアルサービスご利用の方は、トライアル価格に**1回分（1発送分）**の解析料金が含まれておりますので、その際は解析受託サービスの発注は不要です。

初回トライアルサービスでご購入いただいた2枚のプレートのうち、1枚目と2枚目を別々に発送される場合は、2枚目のご依頼時に、プレート解析料金のご請求を申し上げます。